

ІНСТРУКЦІЯ


Дитячий мікроскоп uSmart 1113A-1




УВАГА:

Усі пакувальні матеріали, такі як стрічки, пластикові листи, дроти та етикетки, не є частиною продукту і не підходять для ігор дітей.

Для безпеки вашої дитини, будь ласка, утилізуйте пакувальні матеріали належним чином.

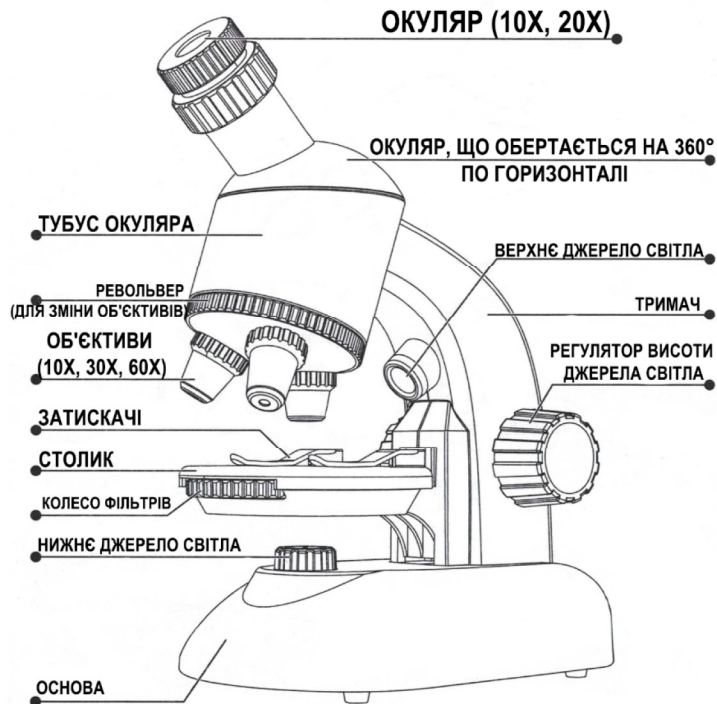

Конструкція

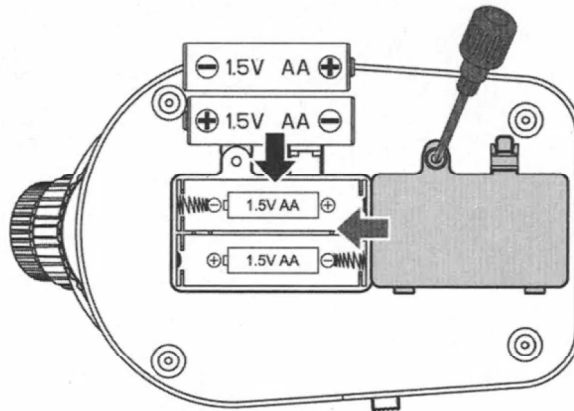


Установка батарейок

1. Використовуйте викрутку, щоб відкрити кришку відсіку для батарей.
2. Вставте 2 батарейки типу "AA" 1,5 В з правильною полярністю. Поверніть кришку відсіку на місце і затягніть гвинт.

Замітка щодо використання батарей:

1. Можна використовувати лужні, вугільно-цинкові та цинкові батарейки. Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або перезаряджувані (нікель-кадмієві) батарейки.
2. Неперезаряджувані батарейки не можна заряджати.
3. Для електричних іграшок з перезаряджуваними батарейками заряджання повинно проводитися під наглядом дорослих.
4. Перезаряджувану батарейку слід вийняти з іграшки перед заряджанням.
5. Не можна змішувати різні типи батарей або нові та використані батарейки.
6. Батарейки слід вставляти з правильною полярністю (+ і -).
7. Вичерпані батарейки потрібно видалити з іграшки.
8. Видаліть батарейки, якщо вони не використовуються тривалий час.
9. Не кидайте батарейки у вогонь.

Стаціонарний режим

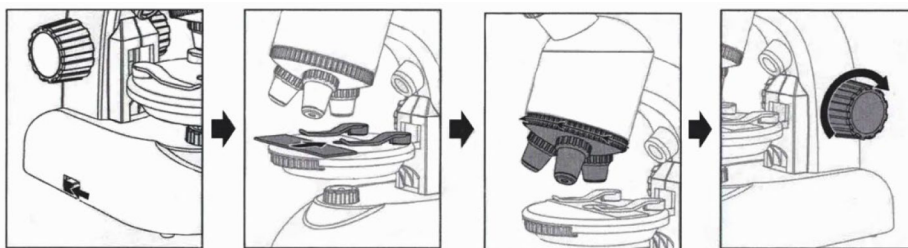

Увімкніть вимикач живлення, розташований знизу. Помістіть предметне скло на столик і закріпіть його затискачами. Об'єкт повинен знаходитися безпосередньо над джерелом освітлення. Поверніть револьвер об'єктивів, щоб вибрати потрібне збільшення, і обертайте регулятор окуляра, щоб налаштувати різкість, доки зображення не стане чітким.

Режим смартфона (опціонально)



Закріпіть смартфон на тримачі та переконайтеся, що об'єktiv камери розташований прямо над отвором у основі тримача. Прикріпіть тримач для смартфона до мікроскопа. Увімкніть камеру та обертайте регулятор окуляра, щоб налаштувати різкість, доки зображення не стане чітким.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7661

