



# ІНСТРУКЦІЯ

## Дитячий мікроскоп uSmart 1113A-1



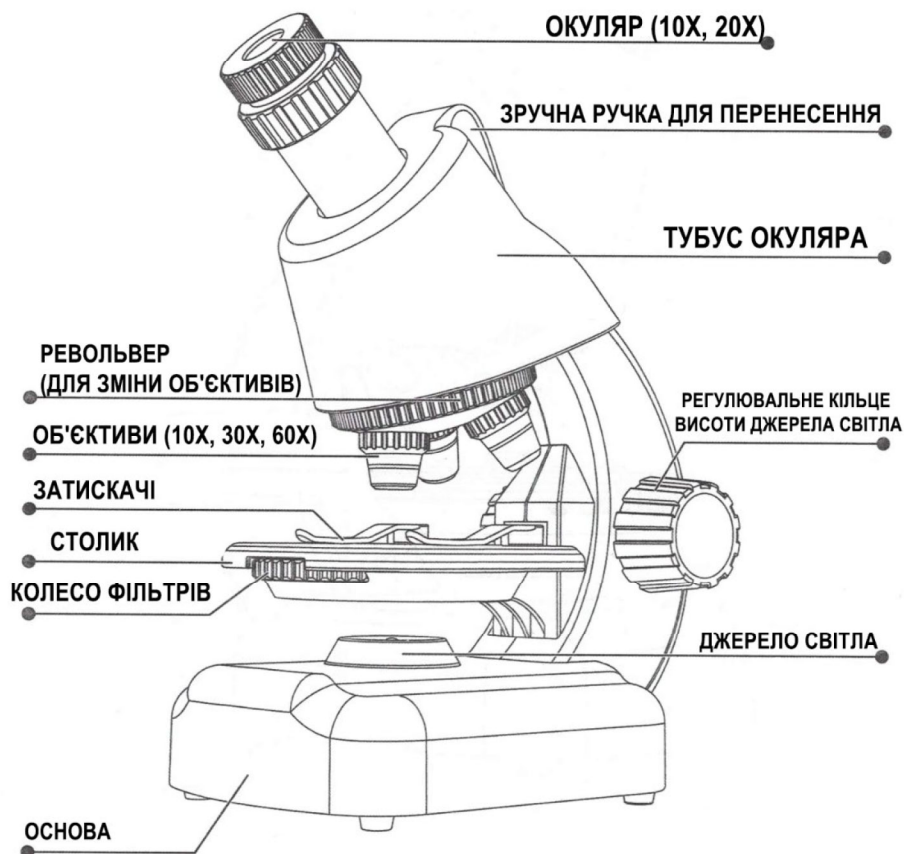

## Конструкція

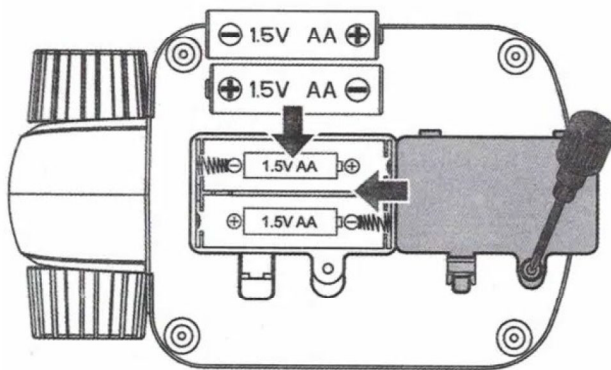

## Розміщення батарейок

1. Використовуйте викрутку, щоб відкрити кришку відсіку для батарей.
2. Вставте 2 батарейки типу "AA" 1,5 В з правильною полярністю. Поверніть кришку відсіку на місце і затягніть гвинт.


## Замітка щодо використання батарейок:

1. Можна використовувати лужні, вугільно-цинкові та цинкові батарейки. Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або перезаряджувані (нікель-кадмієві) батарейки.
2. Неперезаряджувані батарейки не можна заряджати.



3. Для електричних іграшок з перезаряджуваними батарейками заряджання повинно проводитися під наглядом дорослих.
4. Перезаряджувану батарейку слід вийняти з іграшки перед заряджанням.
5. Не можна змішувати різні типи батарей або нові та використані батарейки.
6. Батарейки слід вставляти з правильною полярністю (+ і -).
7. Вичерпані батарейки потрібно видалити з іграшки.
8. Забороняється коротке замикання клем живлення.
9. Видаліть батарейки, якщо вони не використовуються тривалий час.
10. Не кидайте батарейки у вогонь.

## Стаціонарний режим

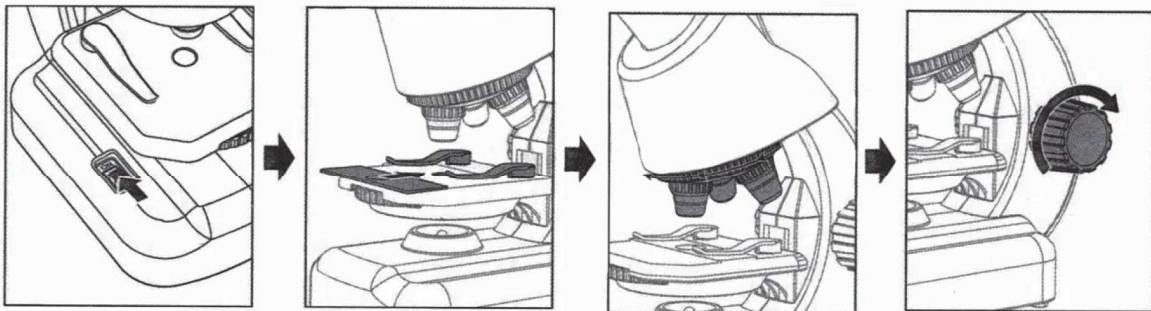

Увімкніть вимикач живлення, розташований знизу. Помістіть предметне скло на столик і закріпіть його затискачами. Об'єкт повинен знаходитися безпосередньо над освітленням. Поверніть револьвер об'єктивів, щоб вибрати необхідне збільшення, і обертайте регулятор окуляра, щоб налаштувати різкість, доки зображення не стане чітким.

## Режим смартфона



Закріпіть смартфон на тримачі для смартфона та переконайтеся, що об'єктив камери знаходиться прямо над отвором у основі тримача. Прикріпіть тримач для смартфона до мікроскопа. Увімкніть камеру та обертайте регулятор окуляра, щоб налаштувати різкість, доки зображення не стане чітким.



Перехід на товар / інструкцію  
ID.1115



Перехід на товар / інструкцію  
ID.1116

