


ІНСТРУКЦІЯ

Міні мікроскоп


uSmart 2120-A1

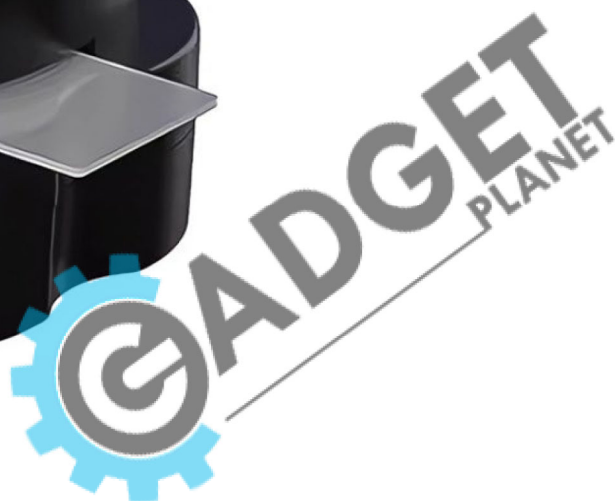


! УВАГА:

Усі пакувальні матеріали, такі як стрічки, пластикові листи, дроти та етикетки, не є частиною продукту і не підходять для ігор дітей.

Для безпеки вашої дитини, будь ласка, утилізуйте пакувальні матеріали належним чином.

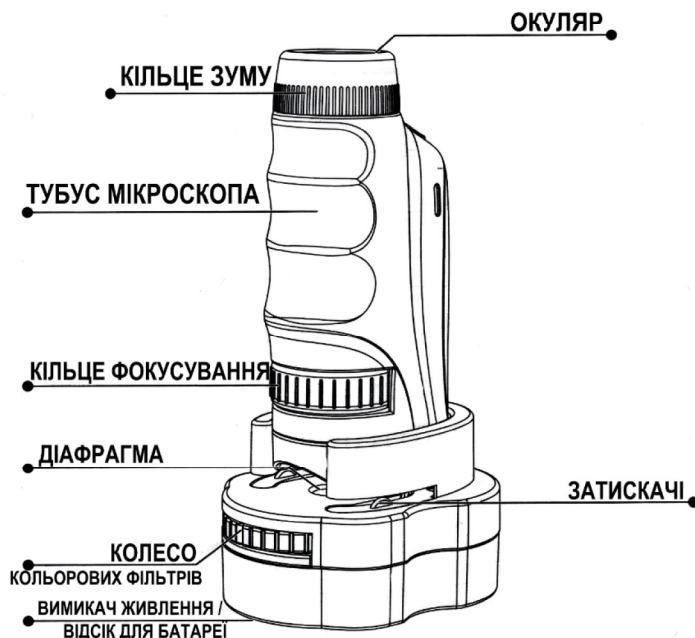


ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ ДЛЯ МІКРОСКОПА

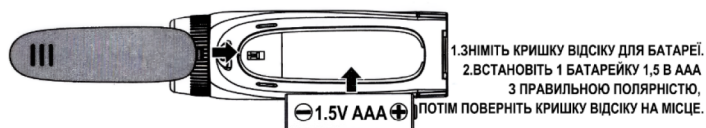

Конструкція

Встановлення батарейок

1. Використовуйте викрутку, щоб послабити гвинт і зняти кришку відсіку для батарей.
2. Встановіть 2 батарейки типу AG13/LR44 по 1,5 В, поверніть кришку відсіку на місце та закрутіть гвинт.

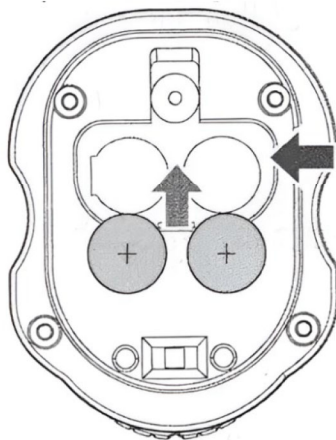


GADGET
PLANET

Замітка щодо використання батарей:


1. Можна використовувати лужні, вугільно-цинкові та цинкові батарейки. Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) чи перезаряджувані (нікель-кадмієві) батарейки.
2. Неперезаряджувані батарейки не можна заряджати.
3. Для електричних іграшок з перезаряджуваними батарейками заряджання повинно проводитися під наглядом дорослих.
4. Перезаряджувану батарейку слід вийняти з іграшки перед заряджанням.
5. Не можна змішувати різні типи батарей або нові та використані батарейки.
6. Батарейки слід вставляти з правильною полярністю (+ і -).
7. Вичерпані батарейки потрібно видалити з іграшки.
8. Видаліть батарейки, якщо вони не використовуються тривалий час.
9. Не кидайте батарейки у вогонь.

Ручний режим

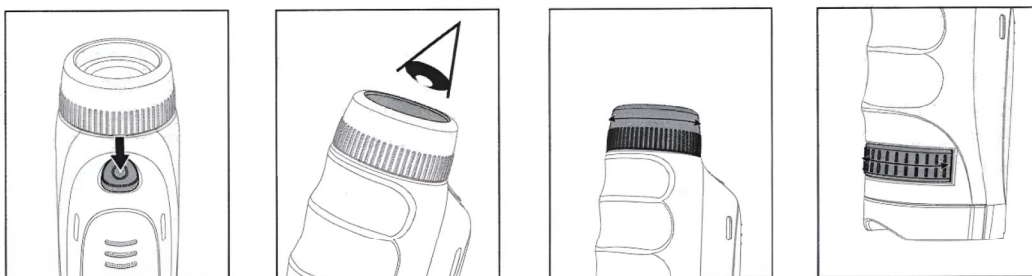


Натисніть вимикач живлення на мікроскопі, щоб увімкнути світло. Дивіться через окуляр. Розмістіть об'єкт для перегляду безпосередньо під об'єктивом. Відрегулюйте кільце зуму та кільце фокусування, доки зображення не стане чітким.


Спостереження з використанням предметного столика

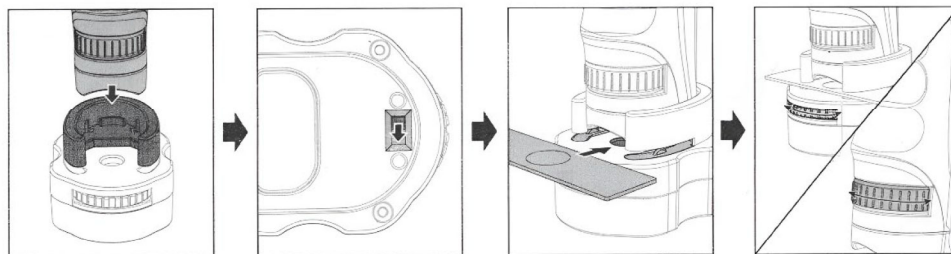

Помістіть мікроскоп на предметний столик і увімкніть вимикач живлення, розташований внизу. Вставте предметне скло у предметний столик, закріпивши його затискачами та переконавшись, що воно розташоване над діафрагмою столика. Поверніть колесо кольорових фільтрів, щоб вибрати один із доступних кольорових фільтрів. Відрегулюйте кільце фокусування, доки зображення не стане чітким.

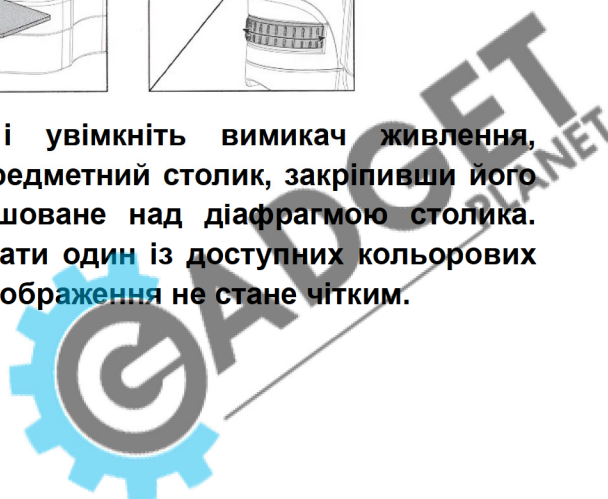

Режим смартфона (Опційно)

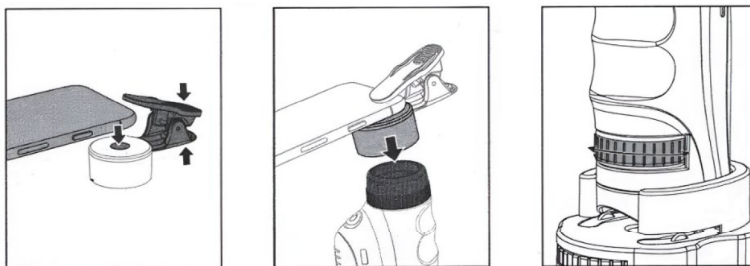

Вирівняйте камеру телефона по центру круглого отвору тримача для мобільного телефона та надійно закріпіть телефон. Прикріпіть тримач для телефона до мікроскопа та увімкніть камеру. Поверніть регулювальне кільце фокусування мікроскопа, доки зображення не стане чітким.

Використання предметного скла

1. Очистіть предметне скло.
2. З допомогою батьків наріжте дуже тонкий шматочок зразка.
3. Використовуйте пінцет, щоб підняти зріз і розмістити його в центрі предметного скла, потім закріпіть прозорою клейкою стрічкою.
4. Готово.

Поради:

1. Зразок повинен бути нарізаний на дуже тонкі шматочки, щоб світло могло пройти крізь нього, і ми могли спостерігати зразок через мікроскоп.
2. Поверніть кільце зуму для налаштування бажаного ступеня збільшення.
3. Після використання вимкніть живлення. Видаліть батарею, якщо мікроскоп не використовується протягом тривалого часу.
4. Не торкайтеся лінз голими пальцями, щоб уникнути подряпин.

Догляд і технічне обслуговування

1. Перед очищенням пристрою від'єднайте його від джерела живлення, вимкнувши живлення.
2. Використовуйте лише суху тканину для очищення зовнішньої частини пристрою, а лінзи протріть серветкою для очищення лінз. Щоб уникнути пошкодження електроніки, не використовуйте жодних рідин для очищення.
3. Після використання зніміть предметне скло, вимкніть живлення, накрийте мікроскоп захисним чохлом та зберігайте його.



Перехід на товар / інструкцію
ID.1098

